

GUIDA DI INSTALLAZIONE

RephiDuo L PAK Prefiltration Cartridge

Numero catalogo Noion Aqua:

RR500CP01 e RR500CPC1

Corrispondente al codice Millipore®:

PROGTL0S1 e PROGTLCS1

Adatto per i sistemi Millipore®:


RiOs 30 - 200

Elix 20 – 100. Elix Clinical


Questo prodotto è compatibile con i corrispondenti sistemi Millipore®. Riferirsi al manuale d'uso Millipore® per istruzioni più dettagliate.

Una breve descrizione del processo di installazione descritta sotto:


1. Mettere il sistema in modalità **Standby** premendo il bottone STANDBY per 2 secondi.

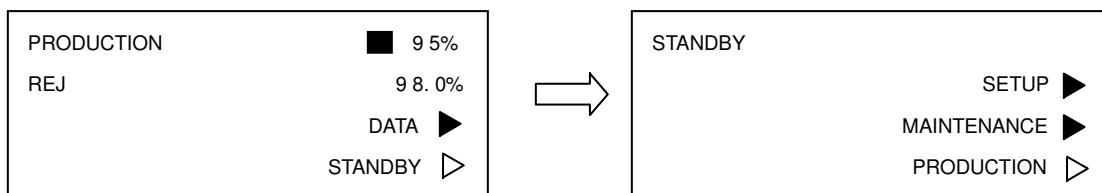


2. Premere il bottone MAINTENANCE

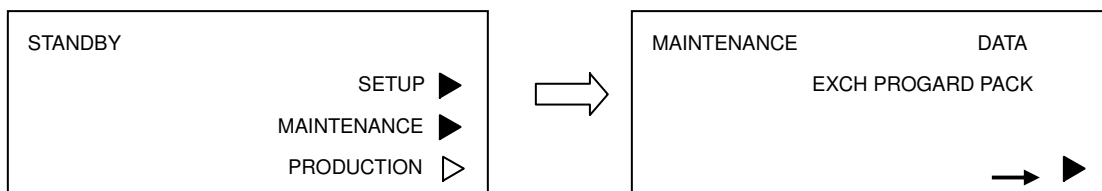


3. Premere il bottone EXCH PROGARD PACK per 2 secondi per iniziare la procedura di depressurizzazione e spurgo. Il sistema inizierà una funzione di spurgo per 12 secondi, pump will operate. durante la quale la pompa verrà messa in moto.

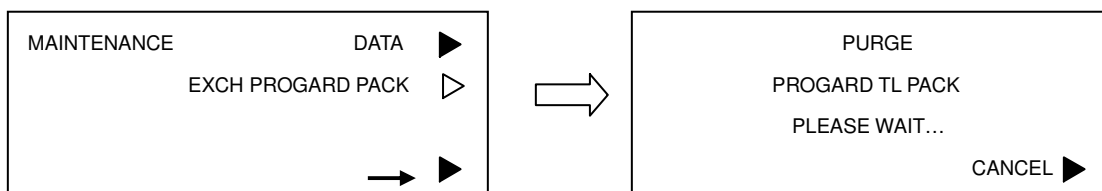


4. Attendere il completamento del ciclo di spurgo, ora il sistema é pronto per sostituire la cartuccia.

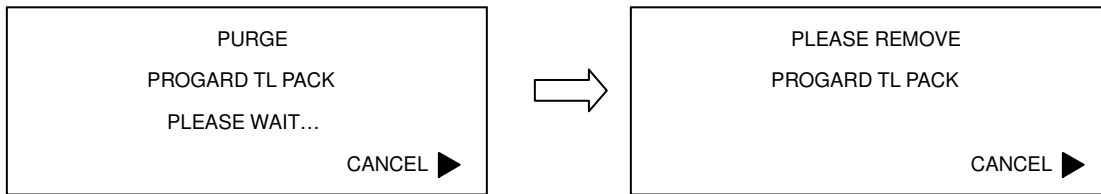


4.1 Alzate la leva di blocco cartuccia.

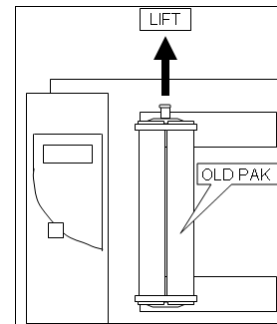


4.2 Togliete la cartuccia tirandola verso di voi.

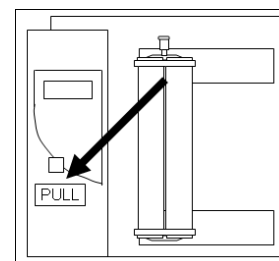


4.3 Prendere la nuova cartuccia; rimuovete i 4 tappi blu dagli orifizi della cartuccia. Verificare che gli O-Ring della cartuccia siano inseriti correttamente a fondo eventualmente spingerli a fondo

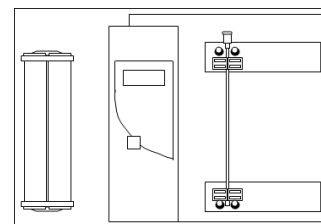

4.4 Installate la nuova cartuccia nel sistema con la freccia **THIS END UP** che rivolge verso l'alto. Assicuratevi che la cartuccia sia inserita a fondo
Nota: La cartuccia é direzionale. Deve essere installata con la freccia THIS SIDE UP verso l'alto.

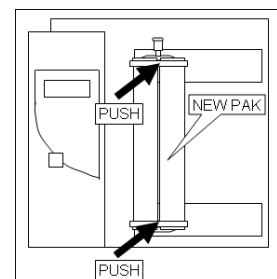


4.4 Abbassare la leva di bloccaggio per assicurare la cartuccia, se non scende la leva la cartuccia non è stata inserita correttamente. in questo caso togliete nuovamente la cartuccia, assicuratevi del corretto posizionamento degli O-ring reinstallate la cartuccia, premete a fondo, abbassate la leva di blocco completamente

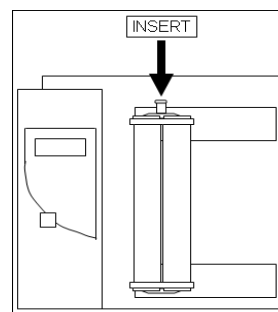

5 Premere CONTINUE finché il sistema entra nella modalità Cleaning mode

Nota: Se avete un serbatoio di stoccaggio, il sistema vi indica di sostituire ora il filtro di ventilazione sostituite il filtro, premere CONTINUE per procedere con il successivo passo o per saltare il cambio filtro serbatoio se non lo dovete sostituire.

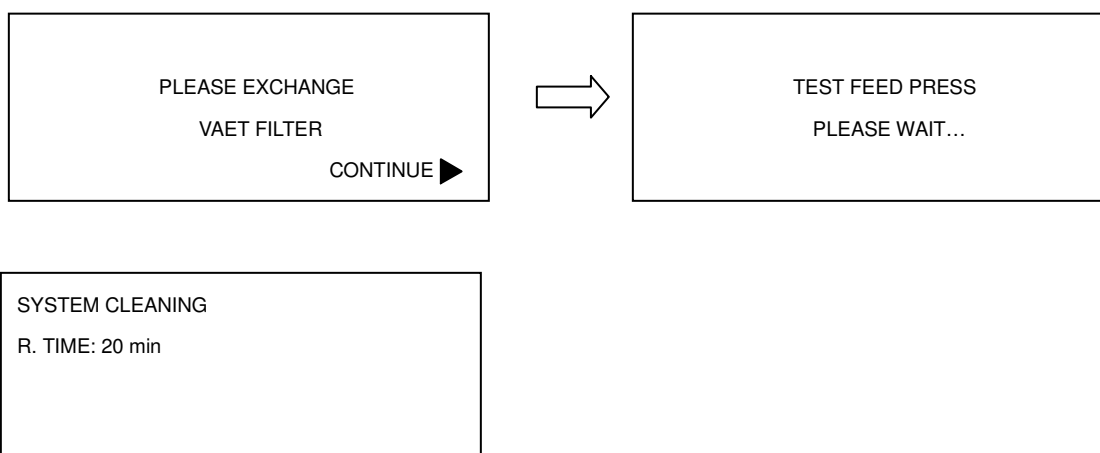

Il sistema entra ora in un ciclo di pulizia per i successivi 20 minuti. Una volta che il ciclo di pulizia è completato, il sistema, produrrà acqua automaticamente.