
GUIDA DI INSTALLAZIONE

CMQGARDT1X1 e CMQGARDT2X1

Numero catalogo:

CMQGARDT1X1 e CMQGARDT2X1

ricambio NOIONAQUA per articolo Millipore®

QGARDT1X1 e QGARDT2X1

Compatibile per i sistemi Millipore®

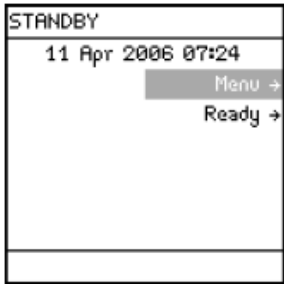

Milli-Q Advantage A10


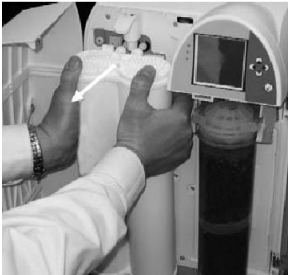

Milli-Q Reference e Milli-Q Reference A+

Una breve descrizione del processo di installazione descritta sotto:



Nota: la nuova cartuccia deve seguire il ciclo di pulizia automatico dopo la sua sostituzione





1. Rimuovere la cartuccia usata:

Step	Azione	Risultato
1	Mettere il sistema in modalità STANDBY	
	<ul style="list-style-type: none">● Premere il pulsante del Q-POD per depressurizzare il sistema● Quando l'acqua non esce più dalla pistola premere nuovamente il pulsante del Q-POD	

3	<ul style="list-style-type: none"> ● Aprire la porta sinistra del sistema. ● Alzare la leva di blocco della cartuccia 	
4	Rimuovere la cartuccia usata	
5	Il sistema indica che la cartuccia è stata rimossa.	

2. Installare la nuova cartuccia

Step	Azione	Risultati
1	<ul style="list-style-type: none"> ● Rimuovere i 2 tappi della nuova cartuccia ● Verificare che gli O-Ring della cartuccia siano inseriti correttamente a fondo eventualmente spingerli a fondo ● Bagnare gli O-ring con acqua pura. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Inserire prima la parte superiore della cartuccia 	

3	<p>Premere applicando una moderata forza finché la cartuccia arriva a fine corsa sul sistema</p> <p>Il sistema indica che una nuova cartuccia è stata installata.</p>	
4	<ul style="list-style-type: none"> ● Abbassare la leva di bloccaggio per assicurare la cartuccia, se non scende la leva la cartuccia non è stata inserita a sufficienza. ● Chiudere la porta sinistra. 	
5	<p>Premere il  pulsante. Il sistema va in modalità prelavaggio.</p>	

Procedere alla funzione di pulizia

3. Pulizia Come da manuale, la nuova cartuccia deve seguire un ciclo di pulizia dopo la sua sostituzione

Passo	Azione
1	Prendete il tubo trasparente con il raccordo filettato
2	Rimuovete il filtro del POD, avvitate il raccordo porta gomma sul POD
3	Inserite il tubo trasparente sul raccordo porta gomma e mettete nello scarico il tubo
4	Dispensare l'acqua per 10 minuti.
5	Procedete ad un ciclo A10 Cleaning in questo momento. <u>Nota:</u> A10 Cleaning non è necessario per i sistemi Reference e Reference+
6	Lasciare il sistema in modalità READY per almeno 6 ore o durante la notte.
7	Dispensare l'acqua per 10 minuti.
8	Rimuovere il tubo trasparente e il raccordo.
9	Installare il nuovo filtro finale sul POD.
10	Lasciare il sistema in modalità READY.

Il sistema è pronto all'uso.