

GUIDA DI INSTALLAZIONE

0.2um Filtro finale

Numero catalogo: **CM02FILT**

Questo prodotto è compatibile per i sistemi Millipore® Milli-Q®.

Una breve descrizione del processo di installazione è descritto sotto:

1. Mettere il sistema in modalità **STANDBY**.
2. Rimuovere il filtro finale usato.
3. Avvitare il nuovo filtro finale sulla pistola di prelievo finchè si riesce a stringerlo a mano.
Non usare del nastro al teflon perchè questo danneggerebbe il filetto.
4. Mettere il sistema in modalità **PRE-OPERATE** premendo il bottone **OPERATE/STANDBY** per due secondi.
5. Dispensare l'acqua, e aprire lentamente il tappo di sfiato sul filtro finale per togliere l'aria. Lasciare che l'acqua fuoriesca dal foro di sfiato per assicurarsi che tutta l'aria venga spurgata dal filtro.
6. Riavvitare il tappo di sfiato.
7. Lasciare produrre l'acqua per 5 minuti nello scarico e defluirla nello scarico.
8. Interrompere la dispensazione.

